

<http://svt.cjr.free.fr/spip.php?article335>



Savoir utiliser le microscope

- Méthodes -



Date de mise en ligne : mercredi 2 juin 2021

Copyright © SVT - Tous droits réservés

Les étapes pour bien l'utiliser

Vérifié par l'élève	Critères d'utilisation du microscope	Vu par le professeur
	1. Le microscope est placé, la crosse devant vous	
	2. La lampe est vérifiée avant le branchement puis allumée	
	3. La lame est posée sur la platine noire du microscope	
	4. Le petit objectif est toujours choisi en premier	
	5. Vous déplacez la lame pour centrer l'objet observé	
	6. Vous changez d'objectif (le moyen X10) pour grossir l'objet	
	7. Vous utilisez l'objectif X40 - ATTENTION à la lame	
	8. Vous remettez le petit objectif avant de ranger le microscope	

Etapes pour bien utiliser le microscope.

Manipuler le microscope

- ▶ [Une très belle animation.](#) Cliquer sur "Fonctionnement du microscope"
- ▶ [Une évaluation de l'animation "microscope"](#)

Présentation du microscope

Elle est réalisée avec prezi. [Cette animation est dynamique et très claire.](#) (proposée par lepouder nathalie)

Fiches élèves

- ▶ Pour les élèves de 6èmes et 5èmes :
Ceci est un document [Microsoft Office](#) incorporé, avec [Office](#).
- ▶ Pour les élèves de 4èmes et 3èmes :
Ceci est un document [Microsoft Office](#) incorporé, avec [Office](#).